

NATIONAL INSTRUMENTS™

# NI Developer Suite™

## インストール方法

ナショナルインスツルメンツでは、NI Developer Suite ソフトウェアを以下の順序でインストールすることをお勧めします。

1. LabVIEW、LabWindows™/CVI™、Measurement Studio、TestStand などのアプリケーションソフトウェア
2. LabVIEW Real-Time モジュールなどのアドオンモジュール
3. Microsoft Office 用 LabVIEW レポート生成ツールキットなどのアドオンツールキット
4. その他のソフトウェア

## NI デバイスドライバ CD セットの使用方法

ナショナルインスツルメンツのデバイスドライバは、NI デバイスドライバ CD により、単一のインタフェースからいかなる組み合わせでもインストールできます。ドライバは、CD から以下の 2 つの方法のいずれかでインストールすることができます。

- デバイスドライバを、LabVIEW、LabWindows/CVI、TestStand などのアプリケーションソフトウェアのインストールの一環としてインストールする方法。これらのアプリケーションのインストール中に、デバイスドライバ CD をセットするよう指示するプロンプトが表示されます。
- NI デバイスドライバ CD セットを使用して、デバイスドライバを単独でインストールする方法。Disk1 を挿入すると、インストーラのプログラムが自動的に起動します。また、Disk1 の最上位ディレクトリから `setup.exe` を実行してインストーラを起動することもできます。

詳細は、NI デバイスドライバ CD の Disk1 にある `readmeJ.html` をご参照ください。

## 製品のアクティブ化

NI Developer Suite に含まれる製品には、アクティブ化を必要とするものがあります。

アクティブ化にはいくつかの方法があります。アクティブ化する必要がある製品をインストール後初めて起動すると、ソフトウェアの機能をすべて使用するためにアクティブ化が必要であることを通知し、その手順を示すダイアログボックスが表示される場合があります。すぐにアクティブ化しない場合、ソフトウェアは評価モードで実行されます。

NI Developer Suite の各製品のアクティブ化には、すべて NI Developer Suite のシリアル番号を使用してください。

ソフトウェアのアクティブ化の詳細については、NI Developer Suite に含まれる『Activation Instructions for National Instruments Software』（英語）、または [ni.com/activate](http://ni.com/activate)（英語）を参照してください。

## シリアル番号

シリアル番号は、『Certificate of Ownership』カードに記載されています。このシリアル番号を、パッケージに含まれるすべてのソフトウェアのインストールとアクティブ化にご使用ください。また、登録カードに必要事項をご記入のうえナショナルインスツルメンツまでご返送ください。メンテナンス契約が結ばれている場合、アップグレードの通知が登録カードに記入された連絡先に送信されます。製品の重要な修正やアップデートに関する通知は、メンテナンス契約をされていないお客様にも送信されます。

---

National Instruments, NI, ni.com, および LabVIEW は National Instruments Corporation (米国ナショナルインスツルメンツ社) の商標です。National Instruments の商標の詳細については、[ni.com/legal](http://ni.com/legal) の「Term of Use」セクションを参照してください。本文中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。National Instruments の製品を保護する特許については、ソフトウェアに含まれている特許情報 (**ヘルプ>特許情報**)、CD に含まれている `patents.txt` ファイル、または `ni.com/patents` のうち、該当するリソースから参照してください。