

NATIONAL INSTRUMENTS™

NI Developer Suite™

Installationshinweise

Es wird empfohlen, die NI Developer Suite in folgender Reihenfolge zu installieren:

1. Anwendungsprogramme wie LabVIEW, LabWindows™/CVI™, Measurement Studio oder TestStand
2. Zusatzkomponenten wie LabVIEW Real-Time Module
3. Zusatzpakete wie das LabVIEW Report Generation Toolkit für Microsoft Office
4. Sonstige Zusatzsoftware

Hinweise zu den Treiber-CDs

Die Treiber auf den CDs können in beliebiger Kombination installiert werden. Sie können entweder:

- die Treiber zusammen mit Ihrer Anwendungssoftware (LabVIEW, LabWindows/CVI oder TestStand) installieren (dazu müssen Sie während des Installationsvorgangs die Treiber-CDs bereithalten) oder
- die Treiber mit Hilfe der CDs separat installieren. Die `setup.exe` wird in der Regel beim Einlegen der CD 1 automatisch gestartet.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Datei `readmeD.html` auf der ersten Treiber-CD.

Produktaktivierung

Einige Komponenten der NI Developer Suite sind erst nach Aktivierung verwendbar.

Dazu gibt es verschiedene Vorgehensweisen. In der Regel erscheint beim erstmaligen Start des Programms ein Dialogfeld mit der Mitteilung, dass die Software erst nach der Aktivierung voll funktionsfähig ist, und es wird beschrieben, wie die Aktivierung vonstatten geht. Solange ein Produkt nicht aktiviert wurde, läuft es als Evaluierungsversion.

Zur Aktivierung der Produkte in der NI Developer Suite wird lediglich die Seriennummer Ihres NI-Developer-Suite-Softwarepakets benötigt.

Für genauere Einzelheiten zur Aktivierung lesen Sie bitte die *Aktivierungshinweise für National-Instruments-Software*, die mit der Developer Suite mitgeliefert werden oder besuchen Sie die Website ni.com/activate.

Seriennummern

Die für die Installation und Aktivierung der Software benötigte Seriennummer befindet sich auf dem Eigentumsnachweis. Füllen Sie diesen Nachweis bitte aus und senden Sie ihn an National Instruments. Der angegebene Name und die Telefonnummer werden für die Zusendung von Upgrades benötigt, wenn Sie eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben. Wenn Sie eine solche Vereinbarung nicht abgeschlossen haben, werden Sie dennoch über wichtige Produktänderungen und Aktualisierungen informiert.

National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der Firma National Instruments Corporation. Nähere Informationen zu den Marken von National Instruments finden Sie im Abschnitt *Terms of Use* unter ni.com/legal. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Nähere Informationen über Patente auf Produkte von National Instruments finden Sie unter **Hilfe»Patente** in Ihrer Software, in der Datei `patents.txt` auf Ihrer CD oder unter ni.com/patents.