

NATIONAL INSTRUMENTS™

NI Developer Suite™

安装说明

请按照下列顺序安装 NI 开发者套件 (NI Developer Suite):

1. 应用程序软件，例如：LabVIEW、LabWindows™/CVI™、Measurement Studio 和 TestStand
2. 附加模块，例如：LabVIEW 实时模块 (LabVIEW Real-Time Module)
3. 附加工具包，例如：用于 Microsoft Office 的 LabVIEW 报表生成工具包 (LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office)
4. 其他附加软件

使用 NI 设备驱动程序 CD

NI 设备驱动程序 CD 允许用户通过同一界面安装所有的 NI 设备驱动程序。可通过两种方式安装 CD 上的驱动程序：

- 将设备驱动程序作为应用程序的一部分进行安装，包括 LabVIEW、LabWindows/CVI 或 TestStand。安装过程中将提示您插入设备驱动程序 CD。
- 通过 NI 设备驱动程序 CD 单独安装设备驱动程序。安装程序将在插入第一张 CD 以后自动运行。也可通过在第一张 CD 的顶层目录执行 `setup.exe` 命令，运行安装程序。

更多信息见 NI 设备驱动程序第一张 CD 中的 `readme.html`。

产品激活

NI 开发者套件中的某些产品需要激活。

激活的方法有很多种。第一次运行需要激活的产品时，将弹出警告对话框，提示您对产品进行激活以使用其全部功能，并告知您相应的步骤。如果暂时无法进行激活，软件将在试用版模式下运行。

通过 NI 开发者套件的序列号可激活其中包含的产品。

关于激活软件的更多信息见 NI 开发者套件中的 *NI 软件激活指南 (Activation Instructions for National Instruments Software)* 或访问 ni.com/activate。

序列号

序列号位于所有权证书、产品包装带或包装标签上。该序列号可用于安装和激活 NI 开发者套件中的所有软件。

产品注册

填写注册信息卡片并将其发送至 NI。我们将根据您填写的联系信息为您提供技术支持，并确保您收到重要的更新信息。

National Instruments、NI、ni.com 和 LabVIEW 为 National Instruments Corporation 的商标。有关 National Instruments 商标的详细信息见 ni.com/legal 上的 *Terms of Use* 部分。此处提及的其它产品和公司名称为其各自公司的商标或商业名称。关于 National Instruments 产品的专利权，见软件中 **帮助** > **专利信息**，CD 中 `patents.txt` 文档，或登录 ni.com/patents。