

NATIONAL INSTRUMENTS™

NI Developer Suite™

Installationsanleitung

Es wird empfohlen, die NI Developer Suite in folgender Reihenfolge zu installieren:

1. Anwendungsprogramme wie LabVIEW, LabWindows™/CVI™, Measurement Studio oder TestStand



Hinweis Installieren Sie NI-Gerätetreiber zu diesem Zeitpunkt nur, wenn Sie keine NI-Module oder Toolkits verwenden.

2. Zusatzmodule wie das LabVIEW Real-Time Module
3. Zusatzpakete wie das LabVIEW Report Generation Toolkit für Microsoft Office
4. NI-Gerätetreiber
5. Sonstige Zusatzsoftware

Installieren der NI-Gerätetreiber

Die Treiber auf den CDs können in beliebiger Kombination installiert werden. Zur Installation der Gerätetreiber gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Installation von der LabVIEW-Treiber-DVD
 - LabVIEW und die Treiber werden von einer DVD installiert. Die NI-Gerätetreiber werden automatisch installiert. Sie werden also nicht zum Einlegen eines weiteren Datenträgers aufgefordert.
- Installation von den Gerätetreiber-CDs
 - Die Gerätetreiber werden im Anschluss an Ihre Entwicklungsumgebung (LabVIEW, LabWindows/CVI oder TestStand) installiert. Dazu müssen Sie während des Installationsvorgangs die Gerätetreiber-CDs bereithalten.
 - Separate Installation der Gerätetreiber mit Hilfe der Treiber-CDs. Die Datei `setup.exe` wird in der Regel beim Einlegen der CD 1 automatisch gestartet.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Datei `readmeD.html` auf der LabVIEW-Treiber-DVD oder der ersten Treiber-CD.

Produktaktivierung

Einige Komponenten der NI Developer Suite sind erst nach Aktivierung verwendbar.

Zur Aktivierung gibt es verschiedene Vorgehensweisen. In der Regel wird beim erstmaligen Start des Programms ein Dialogfeld mit der Mitteilung angezeigt, dass die Software erst nach der Aktivierung voll funktionsfähig ist, und es wird beschrieben, wie die Aktivierung erfolgt. Solange ein Produkt nicht aktiviert wurde, läuft es als Evaluierungsversion.

Zur Aktivierung der Produkte in der NI Developer Suite wird lediglich die Seriennummer Ihres NI-Developer-Suite-Softwarepakets benötigt.

Für genauere Einzelheiten zur Aktivierung lesen Sie bitte die *Aktivierungshinweise für Software von National Instruments*, die mit der Developer Suite geliefert werden, oder besuchen Sie die Website ni.com/activate.

Seriennummern

Die Seriennummer befindet sich auf dem Eigentumsnachweis, auf dem Packzettel zum Produkt oder auf dem Packungsaufkleber. Sie wird zum Installieren und Aktivieren aller Programme in Ihrem Paket benötigt.

Produktregistrierung

Zur Registrierung Ihres Produkts besuchen Sie die Website ni.com/support und klicken Sie auf den Link **Register your Products**. Anhand Ihrer Kontaktangaben können wir Sie besser technisch unterstützen und Ihnen alle wichtigen Updates zukommen lassen.

National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der Firma National Instruments Corporation. Nähere Informationen zu den Marken von National Instruments finden Sie im Abschnitt *Terms of Use* unter ni.com/legal. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Nähere Informationen über Patente auf Produkte von National Instruments finden Sie unter **Hilfe-Patente** in Ihrer Software, in der Datei `patents.txt` auf Ihrer CD oder unter ni.com/patents.